

Il dosatore conveniente per il lavoro quotidiano.
Preciso, solido, maneggevole!



seripettor® seripettor® *pro* **NOVITÀ!**

F I R S T C L A S S · B R A N D

- Tutti i componenti soggetti ad usura, compreso pistone e cilindro, sono di facile sostituzione!
- Facile pulizia e manutenzione!
- Uso semplicissimo di tutti gli elementi funzionali!
- Aspirazione automatica, erogazione manuale!

seripettor®:

per il dosaggio di alcali, soluzioni tampone e soluzioni di vitamine, nonché terreni di coltura, ad esempio agar fino a 60 °C

seripettor® *pro*: **NOVITÀ!**

campo di impiego più esteso rispetto al seripettor®; per il dosaggio di molti acidi, alcali e soluzioni saline e per solventi, come ad esempio oli aromatici



NOVITÀ!

L'alternativa conveniente ...



seripettor® e **seripettor® pro** sono dosatori per bottiglia BRAND innovativi, basati su un principio costruttivo particolare. Una molla sul pistone produce il riempimento in modo autonomo. In caso di usura della tenuta del pistone, l'intera unità di dosaggio può essere sostituita dall'utilizzatore in modo facile e veloce.

seripettor® e **seripettor® pro** conquistano ampi campi di applicazione nel lavoro quotidiano di dosaggio di soluzioni tampone, terreni di coltura, soluzioni di vitamine, acidi, alcali, soluzioni saline e molti solventi polari. Ma anche i casi particolari possono essere affrontati, ad esempio con il **seripettor®** si possono dosare terreni di coltura agar fino ad un massimo di 60 °C e con il **seripettor® pro** si possono dosare molti oli aromatici. La guida alla scelta dell'apparecchio è all'ultima pagina.

Eliminazione di riparazioni costose!

Smontaggio senza utensili!

L'innovativo modello del **seripettor®/ seripettor® pro** facilita la pulizia e rende rapida la manutenzione. Tutte le parti possono essere sostituite velocemente senza utensili.

In dettaglio



Regolazione del volume

Il cursore indicatore permette una selezione rapida ed esatta del volume stabilito. Si legge bene il volume impostato.



Dosaggio automatico

Il pistone a molla ricarica il cilindro dopo il dosaggio.



Cartuccia dosatrice di ricambio

In caso di usura della tenuta del pistone, il "cuore" del **seripettor®/ seripettor® pro** può essere facilmente sostituito a costi contenuti. Una cartuccia di ricambio è fornita con la confezione.



Montaggio su diverse bottiglie

Il blocco valvola (45 mm) e adattatori inclusi permettono il fissaggio sulle più comuni bottiglie di reagenti

Utilizzo



Dosaggio

Per il dosaggio, spingere delicatamente il pistone verso il basso. Il riempimento avviene automaticamente, grazie alla molla.



Dosaggio in serie

La cannula flessibile con impugnatura di sicurezza facilita il dosaggio per lunghe serie di test (collegabile al blocco delle valvole mediante l'adattatore).



Dosaggio di liquidi sterili

1. Avvitare il blocco valvole con il tubo di riempimento sulla bottiglia e chiuderlo con il tappo. Fissare il filtro a membrane sterile (0,2 µm) lateralmente e sterilizzare a 121 °C.
2. Sotto cappa sterile rimuovere il tappo dal blocco valvole, avvitare la cartuccia dosatrice sterile e montare il pistone a molla. Fatto!



Materiali impiegati

	seripettor®	seripettor® pro
Unità di pompaggio	PC	PPO/PEI (protezione UV)
Molla del pistone	Acciaio armonico	Hastalloy (inossidabile)
Unità di dosaggio*	PE/PP	PE/PP
Blocco delle valvole*	PP	PP
Valvole*	PP/EPDM	ETFE/Boro 3.3/Al ₂ O ₃ /Pt-Ir
Cannula di dosaggio*	PP	PTFE/ETFE/FEP/PFA/Boro 3.3/Al ₂ O ₃ /Pt-Ir
Tubo di aspirazione*	PP	Tubo di aspirazione telescopico, FEP/PTFE
Tappo per cannula*	Tappo, PP	Tappo a vite in PP

* parti che sono venuti in contatto con particolari sostanze

Limiti operativi

	seripettor®	seripettor® pro
Tensione di vapore	max. 500 mbar	max. 500 mbar
Densità	max. 2,2 g/cm ³	max. 2,2 g/cm ³
Temperature	da 15 a 40 °C, per terreni di coltura agar max. 60 °C	da 15 a 40 °C
Viscosità	strumento da 10 ml: 150 mm ² /s strumento da 25 ml: 75 mm ² /s	strumento da 10 ml: 150 mm ² /s strumento da 25 ml: 75 mm ² /s

Dati per l'ordinazione

Articoli forniti:

seripettor®/seripettor® pro, tubo di espulsione, tubo di riempimento, cartucce dosatrici, e adattori in PP (GL 45/32 e GL 45/S40).

	seripettor®		seripettor® pro	
	1 - 10	2,5 - 25	1 - 10	2,5 - 25
Volume (ml)				
Divisione (ml)	0,2	0,5	0,2	0,5
A* (≤ ±) %	1,2	1,2	1,2	1,2
μl	120	300	120	300
CV* (≤) %	0,2	0,2	0,2	0,2
μl	20	50	20	50
Codice	4720 140	4720 150	4720 440	4720 450

* Calibrate per scolamento (Ex). I limiti di errore sono riferiti al volume nominale impresso sull'apparecchio (= volume massimo) con apparecchio, ambiente e acqua distillata alla stessa temperatura (20 °C) e manovra uniforme e senza scosse. A = accuratezza CV = coefficiente di variazione

Accessori

Cartucce dosatrici

Non sterile e sterile.
Piston (PE), cilindro (PP).




Tubo espulsione flessibile

PTFE, a spirale, lunghezza circa 800 mm, con presa di sicurezza. Non adatto per HF e perossido. Confezione da 1.



Descrizione	Confezione da	Codice
10 ml, non sterile	3	7045 02
25 ml, non sterile	3	7045 04
10 ml, sterile (confezione singola)	7	7045 06
25 ml, sterile (confezione singola)	5	7045 08

Volume nominale	Codice
10 ml	7045 22
25 ml	7045 23

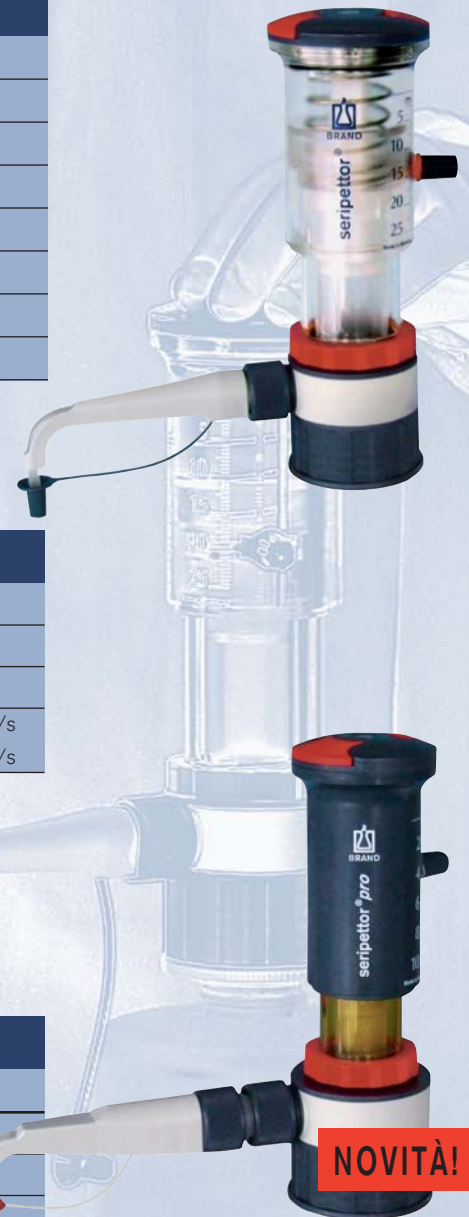



Campi di applicazione/ Compatibilità chimica

Reagente	seripettor®	seripettor® pro	Reagente	seripettor®	seripettor® pro	Reagente	seripettor®	seripettor® pro
Acetaldeide		+	Alcole benzilico		+	Etile metilbenzene	+	+
Acetilacetone	+	+	Alcole isoamilico		+	Fenolo		+
Acetofenone	+		Alcole n-amilico (Pentanol)	+	+	Formamide	+	+
Acetone		+	Aldeide salicilica		+	Glicerina	+	+
Acetonitrile		+	Aldeide formica, 40%	+	+	Glicole (Etilenglicole)	+	+
Acido acetico (glaciale), 100 %		+	Alluminio cloruro	+	+	Glicole propilenico (Propandiolo)	+	+
Acido acetico, 96%		+	Aminoacidi	+	+	Isobutanolo	+	+
Acido acrilico		+	Ammonio cloruro	+	+	Isopropanolo	+	+
Acido adipico	+	+	Ammonio fluoruro	+	+	Mentile benzoato		+
Acido borico, 10 %	+	+	Ammonio idrossido, 30%	+	+	Metanolo	+	+
Acido bromidrico		+	Anilina		+	Metilpropilchetone		+
Acido cloracetico		+	Argento acetato	+	+	Olio essenziale		+
Acido cloridrico, 37%		+	Argento nitrato	+	+	Olio minerali (olio per motori)		+
Acido cromico, 10%		+	Bario cloruro	+	+	Pentile n-acetato		+
Acido cromico, 50%		+	Benzaldeide		+	Perossido d'idrogeno, 35%	+	
Acido esanoico	+	+	Benzilamina		+	Piperidina		+
Acido formico, 100 %		+	Benzile cloruro		+	Piridina		+
Acido glicolico, 50%	+	+	Butan-1-olo (alcole butilico)		+	Potassio bicromato	+	+
Acido iodidrico	+	+	Butandiolo	+	+	Potassio cloruro	+	+
Acido lattico	+	+	Butilamina		+	Potassio idrossido	+	+
Acido monocloracetico		+	n-Butile acetato		+	Potassio permanganato	+	+
Acido nitrico, 10%		+	Calcio carbonato	+	+	Sodio acetato	+	+
Acido ossalico	+	+	Calcio cloruro	+	+	Sodio bicromato	+	+
Acido perclorico		+	Calcio idrossido	+	+	Sodio cloruro	+	+
Acido piruvico	+	+	Calcio ipoclorito	+	+	Sodio fluoruro	+	+
Acido propionico	+	+	Cloroacetaldeide, 45%		+	Sodio idrossido, 30%	+	+
Acido salicilico	+	+	Cumene (Isopropilbenzene)		+	Sodio ipoclorito	+	+
Acido solforico, 10%	+	+	Dietilenglicole	+	+	Solfato d'ammonio	+	+
Acido tartarico		+	Dimetilnilina		+	Solfato di rame	+	+
Acrilonitrile		+	Dimetilsofossido (DMSO)		+	Urea	+	+
Agar (60 °C)	+		Esanolo		+	Zinco cloruro, 10%	+	+
Alcole allilico (2-propen-1-olo)	+	+	Etanolo	+	+	Zinco solfato, 10%	+	+

Note: seripettor® e seripettor® pro non sono adatti per HF.

Le indicazioni riportate fanno riferimento a dei controlli effettuati prima della pubblicazione. Rispettare sempre le istruzioni per l'uso dell'apparecchio e le indicazioni del produttore dei reagenti. Oltre a queste sostanze chimiche si possono dosare una vasta gamma di soluzioni saline organiche ed inorganiche (ad es. tamponi biologici), detergenti biologici e mezzi per colture cellulari. Contattare BRAND per informazioni su prodotti chimici non compresi in questo elenco. Status: 0107

Ulteriori informazioni su seripettor® e seripettor® pro, come ad esempio istruzioni per l'uso, si trovano nel sito www.brand.de

seripettor® e seripettor® pro sono marchi registrati di BRAND GMBH + CO KG, Germania.

Con le nostre pubblicazioni tecniche intendiamo dare informazioni e consigli ai nostri clienti. L'applicabilità di valori empirici e risultati in condizioni di prova a casi concreti dipendono comunque da molteplici fattori, che sfuggono alla nostra influenza diretta. Vi preghiamo quindi di comprendere che dal nostro supporto non può derivare alcuna rivalsa. È quindi vostra responsabilità verificare molto attentamente l'applicabilità a casi specifici.

Salvo modifiche tecniche, errori ed omissioni.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 1155 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

